




SH112F 全自动低温运动粘度计

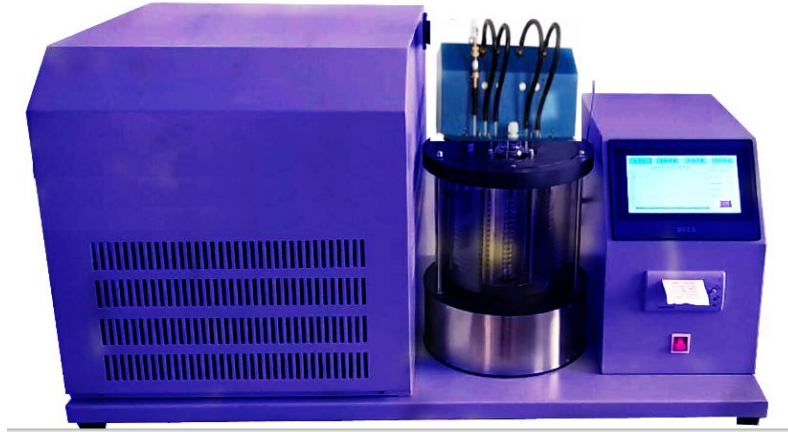

SH112F 全低温石油运动粘度计该仪器符合国家标准 GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准和 NB/SH/T0837 矿物绝缘油低温运动粘度的测定的要求。可同时安放 2 支粘度及进行实验，可测-20 度粘度，也可以测定 20 度粘度，建议介质可选用防冻液。自动进样，自动清洗，自动检测，自动出结果，自动打印。

主要特点如下：

- 1、恒温浴为低温双层杜瓦瓶，浴内温度分布均匀，控温效果良好。
- 2、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度，执行元件采用固态继电器 SSR，具有控温精度准确，无触点，无噪音，无火花，动作快，寿命长等特点。
- 3、计时检测：采用高温光纤检测计时通断，不受新油和旧油的影响，检测灵敏度可以实现数字化调节，计时时间 0-3000S，重复性： $\leq 0.01S$ 再现性： $\leq 0.02S$
- 4、标配微型打印机 自动测量 自动打印
- 5、也可含激光打印机接口，可链接 HP1108 激光打印机（选配）
- 6、USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机选配可以连接 LIMS 系统
- 7、清洗装置：清洗液用石油醚，仪器自动抽取清洗液，废样和清洗后的液体会自动抽取到废样瓶中，清洗液瓶和废样瓶都带密封盖，操作过程中人体不会接触到任何腐蚀性液体。

主要技术参数：

控温点：-40℃-60℃任意设置
控温精度： $\pm 0.1^{\circ}C$ ；
显示方式：7 寸彩色触摸屏
加热功率：1800W；
电源：交流 220V $\pm 10\%$,50HZ $\pm 5\%$ ；
环境温度：5℃-40℃；

电话：0531-58667394

Email: 1345933763@qq.com QQ: 781286379

地址：济南市天桥区蓝翔路 15 号时代总部基地 6 区 8 号

网址：www.labtool.net



山东盛泰仪器有限公司

S&T Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd

环境湿度：<85%；

外形尺寸：190mm×380mm×280mm；

重量：55Kg。

需要客户自备的耗材：水或者酒精。严格按国家标准，粘度管实验前需要以下试剂清洗：溶剂油或者石油醚。

电话：0531-58667394

Email: 1345933763@qq.com QQ: 781286379

地址：济南市天桥区蓝翔路 15 号时代总部基地 6 区 8 号

网址：www.labtool.net